

### Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Боковые стенки в сборе	400	1840	30	2
2	Задняя стенка ЛДСП	402	829	8	2
3	Полки ЛДСП	404	354	16	4
4	Фасад стекло в алюминиевом профиле	385	1653	18	1
5	Дно, верхняя и средняя полка шкафа ЛДСП	408	358	8	3
6	Прогон СП12	390			5

### Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая М8	4
2	Ручка 96 мм	1
3	Винт М4х 25	2
4	Петля четырехшарнирная для AL фасада	3
5	Саморез 4х13	6
6	Саморезы 4х20	6
7	Полкодержатель	16
8	Ограничитель двери	1
9	Саморез потай 3х30	1
10	Ключ шестигранный	1

### ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21  
тел. (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

## Паспорт Шкаф ШЛК-Л-01



### **Назначение изделия:**

Шкаф ШЛК-Л-01 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры, мм:**

Ширина 450 Глубина  
400 Высота 1840  
Масса не более 38кг.

#### **Шкаф лабораторный:**

Каркас стола – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса светло-серого цвета: Левая стенка ЛДСП 16мм.

Правая стенка ЛДСП 8 мм Пять полок ЛДСП 16мм. кромка ПВХ 0,4 мм.

Дно и верх шкафа – ЛДСП 16 мм, светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Фасады: стекло 4мм в алюминиевой рамке 20x18

Регулируемые опоры для ножек.

#### **Размеры упаковки, мм: 1855x435x130**

Вес: 39кг.

#### **Характеристики для транспортировки:**

Объем упаковки, м. куб. – 0,105

**Поставляется в разобранном виде, кол-во мест –1**

### **Правила транспортировки**

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

#### **Правила ухода**

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

#### **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.