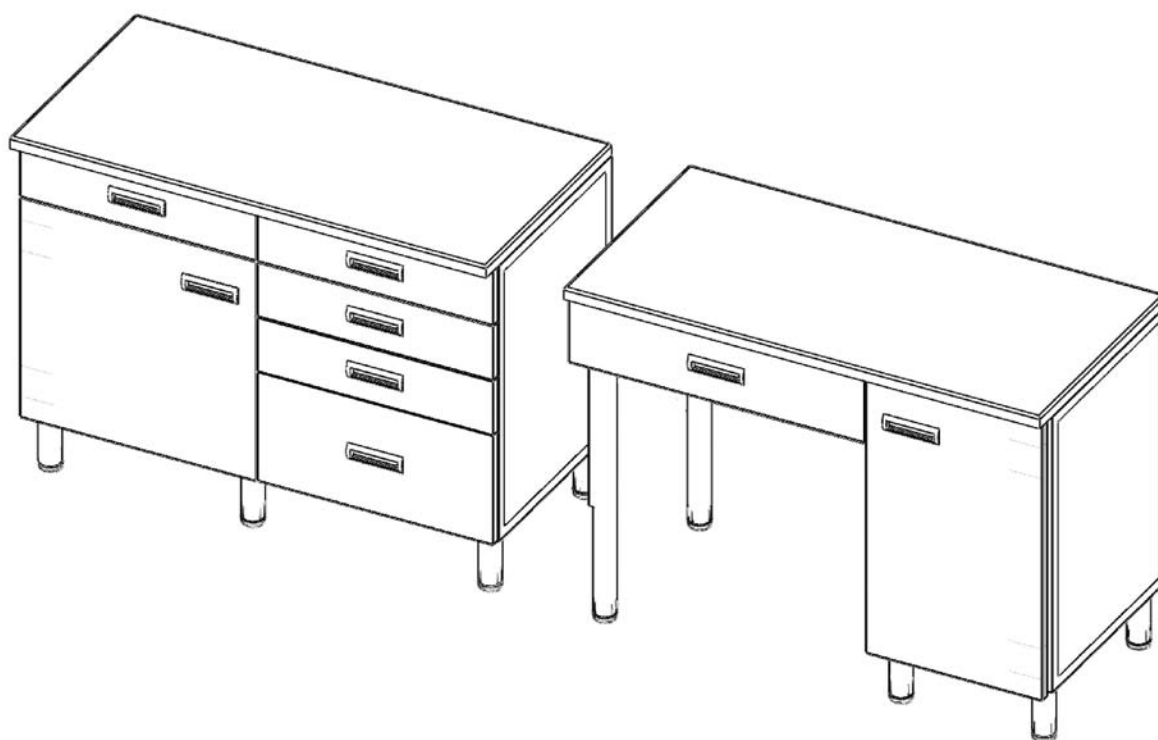




**СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-04- «МСК» ИЗ НАБОРА МЕДИЦИНСКОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ
МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ НУМЛ- «МСК»**

ТУ 9452-017-52962725-2005 РУ № ФСР2010/08121 СС РОСС RU.ИМ02.Н17896



1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Стол лабораторный(далее по тексту — столы) предназначен для хранения посуды, приборов, оборудования, хим. реактивов и документации.

1.2 Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры.

2.1.1 Основные параметры и размеры столов указаны в таблице:

Обозначение	Габаритные р-ры, ШхГхВ, ±4мм
СЛ-04-«МСК»	1200х600х900(750)

2.2 Характеристики (свойства):

2.2.1 Столы изготовлены по единой технологии в виде модульной сборно-разборной конструкции с использованием: металлического листа из углеродистой и нержавеющей стали толщиной 0.8 мм.

2.2.2 Столешница столов изготовлена из химпластика, стали нержавеющей, постформинга или керамогранита.

2.2.3 Столешница, полки, дно ящиков выдерживают полутора кратную номинальную равномерно распределенную нагрузку.

За номинальную распределенную нагрузку принимают:

на столешницу - 100 ± 1 кг;

на полку металлическую - 15 ± 1 кг;

на дно ящика - 5 ± 1 кг.

2.2.4 Дверки открываются и закрываются плавно, без заданий и перекосов с усилием, не более 20 Н (2 кгс).

2.2.5 Ящики выдвигаются по шариковым направляющим плавно, без перекосов и заеданий.

2.2.6 Ящики имеют устройство предотвращающее выпадение их из корпуса.

2.2.7 Столы имеют регулируемые по высоте опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Диапазон регулирования — не менее 10 мм.

2.2.8 Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.2.9 Покрытия металлических и неметаллических деталей соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

2.2.10 Столы устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки столов должен соответствовать таблице:

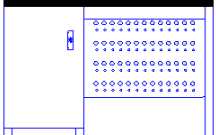
Наименование	Кол-во, шт.
Стол лабораторный(в сборе)	1
Комплект мойки*	1
Паспорт	1

* - поставляется по согласованию с заказчиком

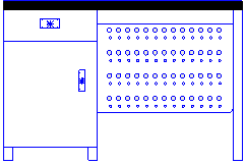
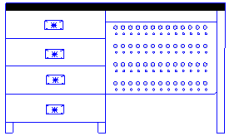
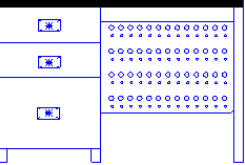
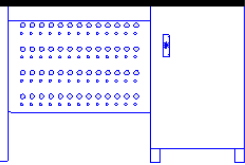
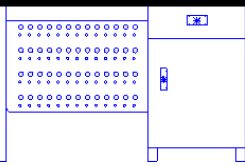
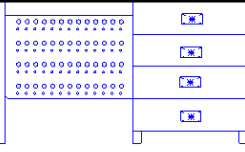
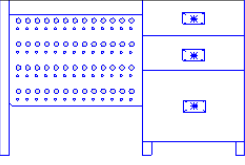
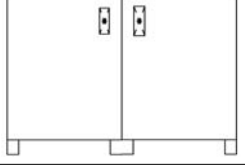
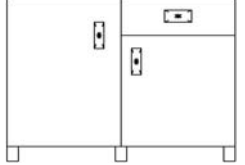
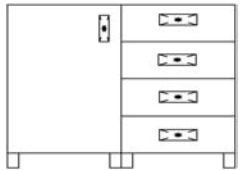
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

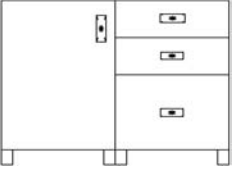
4.1 Столы представляют собой модульную сборно-разборную конструкцию.

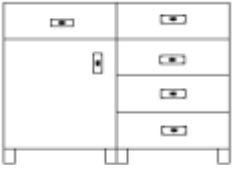
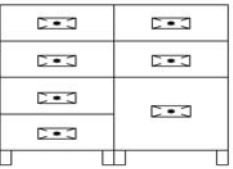
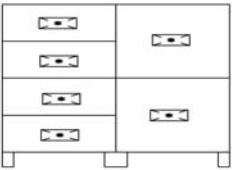
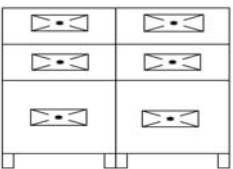
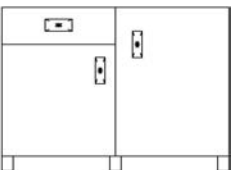

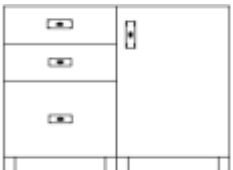
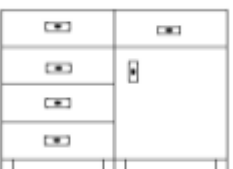


4.2 Варианты исполнения столов представлены в таблице:


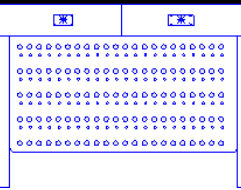
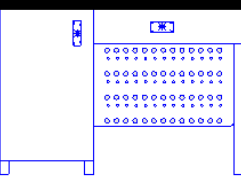
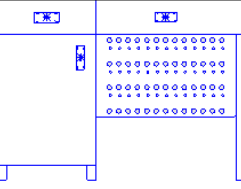
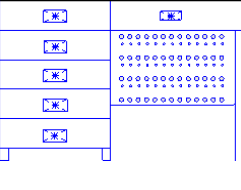
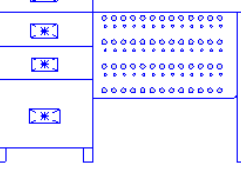
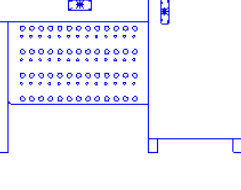
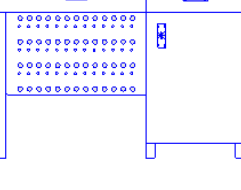
Вид	Обозначение	Описание
	СЛ-04-101 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с дверкой и полкой, перемычкой под столешницей

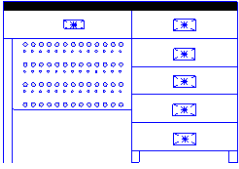
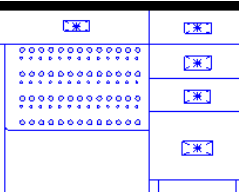
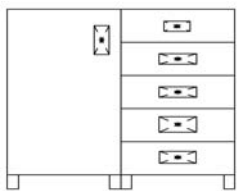
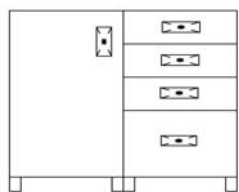
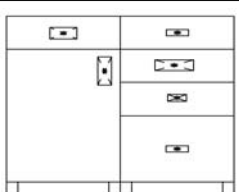
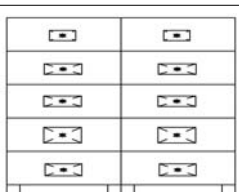
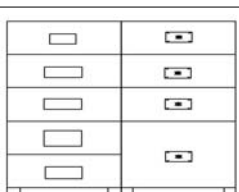
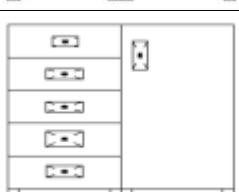
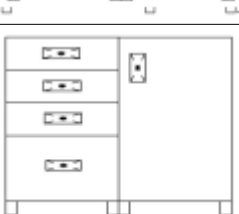
Таблица(продолжение):

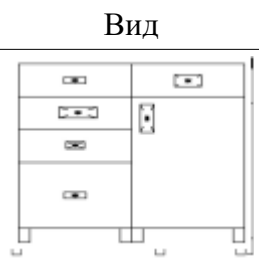

Вид	Обозначение	Описание
	СЛ-04-102 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с ящиком 141*, дверкой и полкой, перемычкой под столешницей
	СЛ-04-103 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с четырьмя ящиками 141*, перемычкой под столешницей
	СЛ-04-104 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с тремя ящиками (два 141*, один 284*), перемычкой под столешницей
	СЛ-04-105 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с дверкой и полкой, перемычкой под столешницей
	СЛ-04-106 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с ящиком 141*, дверкой и полкой, перемычкой под столешницей
	СЛ-04-107 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с четырьмя ящиками 141*, перемычкой под столешницей
	СЛ-04-108 (высота 750 мм)	Стол с тумбой с тремя ящиками (два 141*, один 284*), перемычкой под столешницей
	СЛ-04-109 (высота 750 мм) СЛ-04-213 (высота 900 мм)	Стол двухтумбовый с дверкой и полкой** слева, с дверкой и полкой** справа
	СЛ-04-110 (высота 750 мм) СЛ-04-214 (высота 900 мм)	Стол двухтумбовый с дверкой и полкой слева, ящиком 141*, дверкой и полкой* справа
	СЛ-04-111 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с дверкой и полкой слева, четырьмя ящиками 141* справа

Вид	Обозначение	Описание
	СЛ-04-112 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с дверкой и полкой слева, тремя ящиками (два 141*, один 284*) справа

Вид	Обозначение	Описание
	СЛ-04-113 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с четырьмя ящиками 141* справа, ящиком 141*, дверкой и полкой слева
	СЛ-04-114 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с четырьмя ящиками 141* слева, тремя ящиками (два 141*, один 284*) справа
	СЛ-04-115 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с четырьмя ящиками 141* слева, двумя ящиками 284* справа
	СЛ-04-116 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с тремя ящиками (два 141*, один 284*) слева, тремя ящиками (два 141*, один 284*) справа
	СЛ-04-117 (высота 750 мм) СЛ-04-220 (высота 900мм)	Стол двухтумбовый с дверкой и полкой справа, ящиком 141*, дверкой и полкой* слева
	СЛ-04-118 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с дверкой и полкой справа, четырьмя ящиками 141* слева
	СЛ-04-119 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с дверкой и полкой справа, тремя ящиками (два 141*, один 284*) слева
	СЛ-04-120 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с четырьмя ящиками 141* слева, ящиком 141*, дверкой и полкой справа
	СЛ-04-121 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с четырьмя ящиками 141* справа, двумя ящиками 284* слева
	СЛ-04-122 (высота 750 мм)	Стол двухтумбовый с четырьмя ящиками 141* справа, тремя ящиками (два 141*, один 284*) слева

Вид	Обозначение	Описание
	СЛ-04-201 (высота 900 мм)	Стол с перемычкой под столешницей, экран
	СЛ-04-202 (высота 900 мм)	Стол с двумя ящиками 141* под столешницей
	СЛ-04-203 (высота 900 мм)	Стол с тумбой с дверкой и полкой, ящиком 141* под столешницей
	СЛ-04-204 (высота 900 мм)	Стол с тумбой с ящиком 141*, дверкой и полкой, ящиком 141* под столешницей
	СЛ-04-205 (высота 900 мм)	Стол с тумбой с пятью ящиками 141*, ящиком 141* под столешницей
	СЛ-04-206 (высота 900 мм)	Стол с тумбой с четырьмя ящиками (три 141*, один 284*), ящиком 141* под столешницей
	СЛ-04-207 (высота 900 мм)	Стол с тумбой с четырьмя ящиками (три 141*, один 284*), ящиком 141* под столешницей
	СЛ-04-208 (высота 900 мм)	Стол с тумбой с ящиком 141*, дверкой и полкой, ящиком 141* под столешницей

Вид	Обозначение	Описание
	<p>СЛ-04-209 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол с тумбой с пятью ящиками 141*, ящиком 141* под столешницей</p>
	<p>СЛ-04-210 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол с тумбой с четырьмя ящиками (три 141*, один 284*), ящиком 141* под столешницей</p>
	<p>СЛ-04-215 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол двухтумбовый с дверкой и двумя полками слева, пятью ящиками 141* справа</p>
	<p>СЛ-04-216 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол двухтумбовый с дверкой и двумя полками слева, четырьмя ящиками (три 141*, один 284*) справа</p>
	<p>СЛ-04-217 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол двухтумбовый с ящиком 141*, дверкой и двумя полками слева, четырьмя ящиками (три 141*, один 284*) справа</p>
	<p>СЛ-04-218 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол двухтумбовый с пятью ящиками 141* слева, пятью ящиками 141* справа</p>
	<p>СЛ-04-219 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол двухтумбовый с пятью ящиками 141* слева, четырьмя ящиками (три 141*, один 284*) справа</p>
	<p>СЛ-04-221 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол двухтумбовый с дверкой и двумя полками справа, пятью ящиками 141* слева</p>
	<p>СЛ-04-222 (высота 900 мм)</p>	<p>Стол двухтумбовый с дверкой и двумя полками справа, четырьмя ящиками (три 141*, один 284*) слева</p>

Вид	Обозначение	Описание
	СЛ-04-223 (высота 900 мм)	Стол двухтумбовый с ящиком 141*, дверкой и двумя полками справа, четырьмя ящиками (три 141*, один 284*) слева
	СЛ-04-224 (высота 900 мм)	Стол двухтумбовый с пятью ящиками 141* справа, четырьмя ящиками (три 141*, один 284*) слева

* - указана высота лицевой панели ящика

** - стол высотой 900 мм комплектуется двумя полками

4.3 Стол по согласованию с заказчиком может комплектоваться мойкой.

5 УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К сборке и эксплуатации столов допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

6 ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1 После транспортирования столов в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2 Распаковать стол, проверить целостность покрытия комплекта деталей.

6.3 Проверить комплектность.

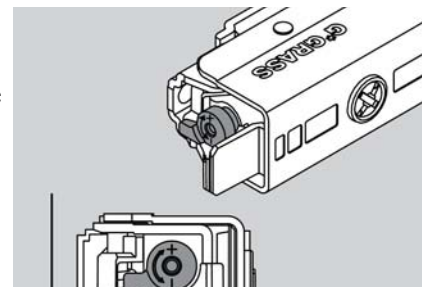
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Столы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.

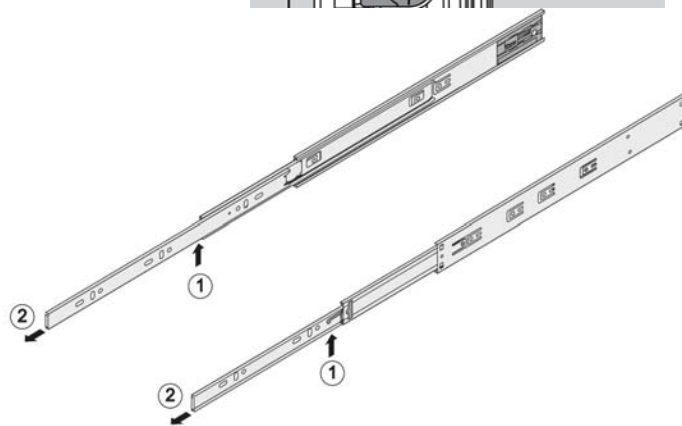
7.2 В процессе эксплуатации может потребоваться регулировка положения двери. Регулировка осуществляется крестовой отверткой согласно рисунку:



7.3 В процессе эксплуатации может потребоваться регулировка демпфирования двери. Регулировка осуществляется вручную. Регулировочный рычаг в положении минимального демпфирования, а так же направление его регулировки показаны на рисунке:



7.4 В процессе эксплуатации может потребоваться снятие выдвижного ящика. Для этого необходимо выдвинуть ящик на полную длину, а затем, нажав на фиксатор (1) между узкой и средней частями направляющих, вытянуть ящик на себя (2). Для обратного действия достаточно задвинуть ящик, фиксатор сработает автоматически.



8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги.

8.2 Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие полок требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

9.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол лабораторный СЛ-04- «МСК» _____
наименование и тип изделия

Дата выпуска _____

М.П.

Соответствует ТУ 9452-017-52962725-2005 и признан годным к эксплуатации

Подпись лиц, ответственных за приемку.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____
наименование и тип изделия

Дата выпуска _____

Общество с ограниченной ответственностью «Медстальконструкция»
450024, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1
тел. (347)291-20-81, 292-26-00

Адрес электронной почты: secretar@megi.ru, Сайт: megi.ru

